



## Technique pour la filtration

1- Je plie le papier filtre de moitié.

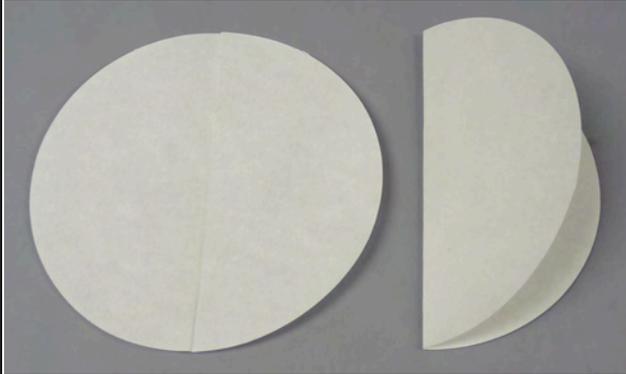

2- Je replie le papier, une seconde fois, de moitié.

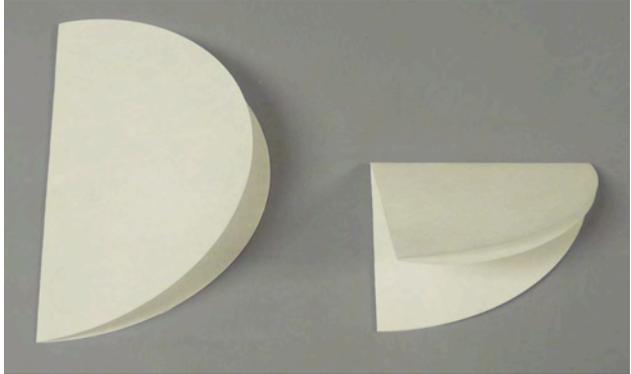

3- Je dépose le cône dans un entonnoir.  
(3 épaisseurs de papier d'un côté et une de l'autre).



4- Je mouille le papier filtre pour le faire adhérer à l'entonnoir.



## Technique pour la filtration

**5- Je place mon entonnoir dans un contenant.**



**6- Je verse délicatement le mélange à filtrer dans l'entonnoir.**



**7- J'ai séparé les constituants de mon mélange.**

**Les particules solides sont dans le papier filtre et le liquide est dans mon contenant.**

