

Technique de lecture d'un cylindre gradué

(1 de 2)

1- Je vérifie la graduation du cylindre.



2- Avec précaution, je verse le liquide à mesurer dans le cylindre.



Technique de lecture d'un cylindre gradué


(2 de 2)

3 - Je me positionne afin d'avoir les yeux à la même hauteur que le bas du ménisque.

Pour cet exemple, le volume du liquide est :

5,3 mL

4- Je fais la lecture du volume de mon liquide et je note ce résultat.

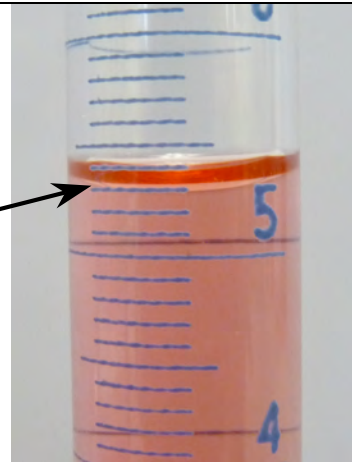

5- À l'aide d'une pipette de transfert ou d'un compte-gouttes, j'ajoute ou enlève du liquide (si nécessaire).

